



Avez-vous une garantie pour assurer la sécurité du lait humain?



L'allaitement maternel

La meilleure nutrition

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dispose déjà de preuves suffisantes sur les bienfaits de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel aide à la survie des nourrissons et à leur épanouissement et a des avantages à long terme sur la santé des femmes et des enfants.

• LAIT MATERNEL

L'allaitement maternel est le moyen naturel et conseillé de soutenir la croissance et le développement en santé des jeunes enfants. Les avantages de l'allaitement maternel sur la santé des enfants pendant l'enfance et plus tard dans la vie sont nombreux.

• CONTRÔLE D'AUTHENTICITÉ

Le mélange inconnu de lait de différentes espèces peut provoquer dans la plupart des cas un accident avec des conséquences considérables sur la santé de l'enfant. Les mélanges de lait inconnus produisent des changements dans les propriétés sensorielles finales et réduisent la qualité du lait.

• ALLERGIE

Des recherches suggèrent qu'éviter l'utilisation du lait de vache peut empêcher le développement d'allergies aux protéines de lait de vache et eczéma.

• OBLIGATOIRE PAR LA LOI

La République Française a accordé la délivrance d'un décret qui oblige le recours à un test pour vérifier la qualification biologique de lait maternel. La qualification de lait maternel comprend le contrôle d'authenticité par analyse immunologique.

• TEST IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE

Pour assurer 100% de lait maternel pour les nourrissons, **beldico** offre un test de détection pour garantir la qualité du lait.



Expert en produits
d'alimentation pour bébé

IC BB 100


Ce test immunochromatographique est proposé par **beldico** pour la détection du lait de vache dans le lait humain. Ce test qualitatif détecte du lait de vache cru, pasteurisé ou UHT dans le lait humain. Le kit est un test immunochromatographique basé sur la détection de régions de β -lactoglobuline thermorésistantes en utilisant des anticorps spécifiques. Ce test validé peut détecter 0.25% de lait cru et 1% de lait UHT dans le lait humain.

Test qualitatif pour détection du lait de vache dans le lait humain

- Procédure simple
- Résultat rapide: 10 min
- Sensitivité de 0.25-1%
- Détection spécifique des protéines de vache
- Test validé




Procédure

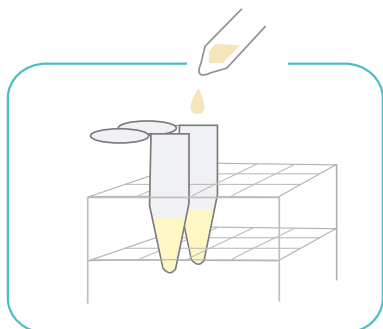


1 DILUEZ L'ÉCHANTILLON

Diluez l'échantillon en mélangeant 450 µl de tampon de dilution avec 50 µl d'échantillon dans un tube en plastique de 1.5 ml (genre Eppendorf). Utilisez une nouvelle pointe à pipette jetable et un nouveau tube en plastique pour chaque échantillon.

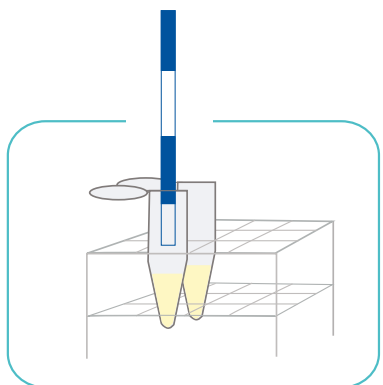

2 INTRODUISEZ LA BANDELETTE - ATTENDEZ 10 MINUTES

Placez la bandelette à l'intérieur du tube en suivant la direction des flèches. Seule la zone se trouvant sous les flèches doit être en contact avec l'échantillon. Attendez 10 minutes.

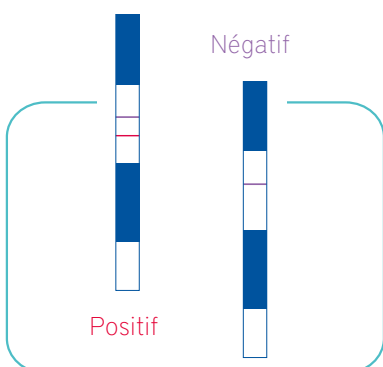

3 LISEZ LES RÉSULTATS - POSITIF OU NÉGATIF

• NÉGATIF

Une ligne **bleue** (ligne de contrôle) est observée dans la zone centrale de la bandelette réactive. Cette ligne indique que le test fonctionne correctement.

• POSITIF

Deux lignes, **bleue** (ligne de contrôle) et **rouge** (ligne de réaction), sont observées dans la zone centrale de la bandelette réactive.

En cas d'absence de ligne **bleue** (ligne de contrôle), le résultat doit être considéré comme invalide et l'essai doit être répété.

QUANTITÉ	COMPOSANTS DU KIT
100	Test strips
4	Tampon de dilution
1	Instruction du kit
1	Certificat du produit



CODE PRODUIT 5101398

Beldico France commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés et se concentre sur les besoins spécifiques des nouveau-nés et des nourrissons prématurés.



International Medical Products: www.internmed.be 28/07/2017 - Photos: Pixabay, ZEULAB.

LIFE STARTS WITH US



ZEULAB, S.L. • C/Bari, 25 dpdo. 50197 Zaragoza (SPAIN)
+(34) 976 731 533 • info@zeulab.com • www.zeulab.com



BELDICO • Zone d'activité Node Park Touraine • Rue Gilles de Gennes 470 B.P. 8 • 37310 Tauxigny (France)
T. + 33 (0) 2 47 25 56 50 • F. + 33 (0)2 47 25 56 59 • info@beldico.fr
www.beldico.com