

DipSensor[®]

The Farmer's Friend

Gérez le risque antibiotique dans le lait
en toute confiance

*Prélèvement simplifié
Votre résultat en 10 minutes
Facile à interpréter*

Pour la
ferme

Avez-vous déjà eu peur que votre lait soit contaminé ?

Une vache a-t-elle perdu son bracelet, vêlé prématurément, ou est-elle toujours positive aux antibiotiques après la période de retrait ?



DipSensor vous aide à gérer le risque lié aux antibiotiques dans votre exploitation.

Si le risque antimicrobien au sein d'un troupeau n'est pas correctement évalué, les conséquences pour un éleveur peuvent être extrêmement graves :

- Tests de lait positifs pour les antibiotiques par la laiterie, et entraînant des sanctions
- Contamination de l'entièreté du camion de collecte du lait

Voulez-vous être sûr ? DipSensor vous donne cette confiance directement à la ferme !

- Aucun équipement nécessaire
- Échantillonnage facile n'importe où
- Votre résultat en 10 minutes
- Facile à interpréter

DipSensor®



Étape 1



Étape 2




Étape 3



Plongez le Dipper
dans le lait



Insérez la bandelette
réactive dans le Dipper
au contact du lait

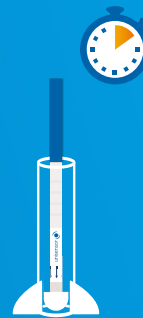

Incubez 10 minutes
à température ambiante

Interprétation visuelle

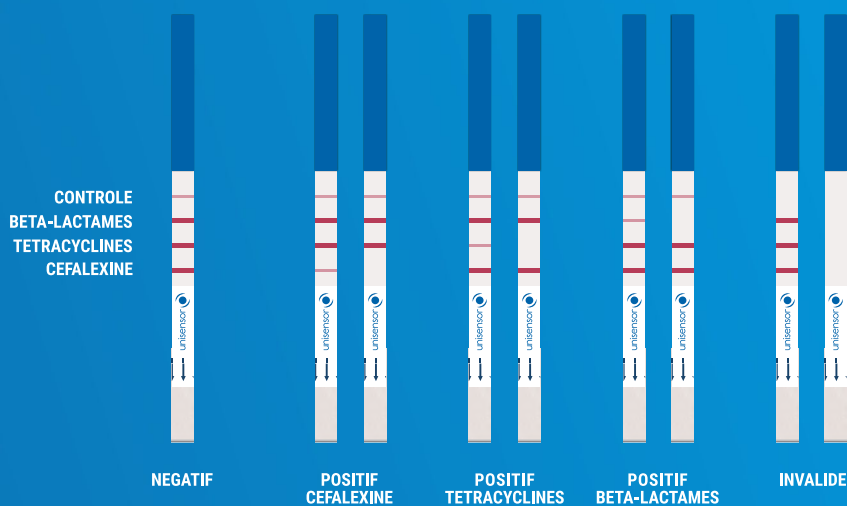


Tableau de sensibilité


BETA-LACTAMES						TETRACYCLINES		
PENICILLINES			CEPHALOSPORINES					
	EU LMR (PPB)	LOD (PPB)		EU LMR (PPB)	LOD (PPB)		EU LMR (PPB)	LOD (PPB)
Amoxicilline	4	3-4	Céfacétrile	125	15-30	4-Epimère of chlortétracycline	100	60-100
Ampicilline	4	2-4	Céfaléxine	100	50-100	4-Epimère of oxytétracycline	100	60-100
Aspoxicilline	-	5-10	Céfalonium	20	2-5	4-Epimère de tétracycline	100	60-100
Cloxacilline	30	10-15	Céfazoline	50	10-20	Chlortétracycline	100	60-100
Dicloxacilline	30	5-10	Céfoperazone	50	1-4	Doxycycline	-	30-60
Nafcilline	30	80-150	Céquinome	20	20-40	Oxytétracycline	100	30-60
Oxacilline	30	15-20	Ceftiofur		20-40	Tétracycline	100	60-100
Penicilline G / Benzylpenicilline	4	2-3	Desfuroyl ceftiofur	100*	200-300			
Phenoxyméthylpenicilline	-	2-4	Céfuroxime	-	200-300			
Pipéracilline	-	1-4	Céfapirine	60*	4-8			
Ticarilline	-	15-30	Désacétyl céfapirine		30-50			

* La LMR est appliquée à la somme des deux résidus

KIT900x25

Chaque sachet contient :

- 25 bandelettes réactives
- 5 tubes dipper

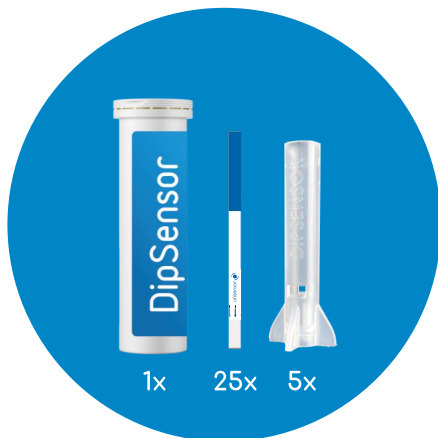

*Aucun instrument nécessaire!
 À température ambiante
 En 10 minutes*



Unisensor - Qui sommes-nous ?

Notre Mission

Nous amenons des solutions de diagnostic intelligentes du laboratoire au terrain.

Tout au long de notre histoire, nous avons répondu aux besoins du secteur avec de nouvelles technologies toujours inégalées sur le marché.

Grâce à l'innovation, non seulement nous optimisons nos produits au sein de notre entreprise, mais nous remodelons et redéfinissons également notre industrie.

Notre Vision : Peace Of Mind in Food

La confiance des consommateurs est essentielle pour les producteurs de denrées alimentaires. Avec nos produits, nous les aidons à garantir des aliments de qualité supérieure qui répondent aux attentes des consommateurs.





Liège Science Park • Rue Louis Plescia, 8 • 4102 Ougrée (Liège) • Belgium
Phone +32 4 252 66 02 • info@unisensor.be • www.unisensor.be



Chaussée de Wavre 1110 - 1160 Bruxelles
Waversesteenweg 1110 - 1160 Brussel
02/660.50.75 - info@intermed.be - www.intermed.be