

DipSensor[®]

The Farmer's Friend

Beheer antibioticacontaminaties
in melk met vertrouwen

*Eenvoudig en overal monsters analyseren
Resultaat na 10 minuten
Duidelijke interpretatie*

Voor gebruik
op de boerderij

Heb je je ooit zorgen gemaakt omtrent gecontamineerde melk?

Is een koe haar merkteken kwijt, heeft de koe te vroeg gekalfd of is een koe na de wachttijd nog antibioticapositief?



DipSensor helpt u het risico op antibioticacontaminatie binnen uw bedrijf te beheren

Als het risico op antibioticacontaminatie binnen een veestapel niet goed kan worden geëvalueerd, kunnen de gevolgen voor de landbouwer zeer ernstig zijn:

- Positief geteste melk op antibiotica door de zuivelfabriek resulteert in boetes
- Besmetting van de volledige melkophaalwagen

Wil je zeker zijn? DipSensor geeft je dat vertrouwen op de boerderij!

- Geen apparatuur
- Eenvoudig en overal melkmonsters analyseren
- Resultaat na 10 minuten
- Duidelijke interpretatie

DipSensor®



Stap 1



Stap 2




Stap 3



Dompel de dipper
in de melk




Plaats de teststrip
in de dipper
gevuld met melk

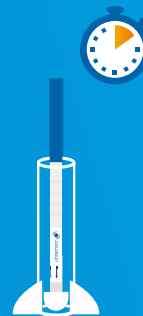

Incubeer gedurende
10 minuten
bij kamertemperatuur

Visuele interpretatie

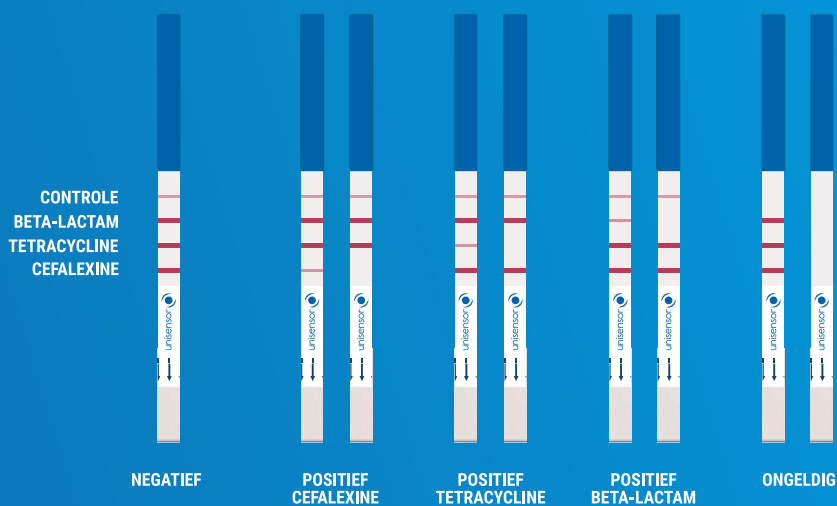

Gevoeligheidstabel


BETA-LACTAMGROEP						TETRACYCLINES		
PENICILLINES			CEFALOSPORINES					
	EU MRL (PPB)	LOD (PPB)		EU MRL (PPB)	LOD (PPB)		EU MRL (PPB)	LOD (PPB)
Amoxicilline	4	3-4	Cefacetrile	125	15-30	4-Epimeer of chloortetracycline	100	60-100
Ampicilline	4	2-4	Cefalexine	100	50-100	4-Epimeer of oxytetracycline	100	60-100
Aspoxicilline	-	5-10	Cefalonium	20	2-5	4-Epimeer of tetracycline	100	60-100
Cloxacilline	30	10-15	Cefazoline	50	10-20	Chloortetracycline	100	60-100
Dicloxacilline	30	5-10	Cefoperazon	50	1-4	Doxycycline	-	30-60
Nafcilline	30	80-150	Cefquinome	20	20-40	Oxytetracycline	100	30-60
Oxacilline	30	15-20	Ceftiofur		20-40	Tetracycline	100	60-100
Penicilline G / Benzylpenicilline	4	2-3	Desfuroyl ceftiofur	100*	200-300			
Fenoxymethylpenicilline	-	2-4	Cefuroxime	-	200-300			
Piperacilline	-	1-4	Cephapirine	60*	4-8			
Ticarcilline	-	15-30	Desacetylcephapirine		30-50			

* De MRL wordt toegepast op de som van beide residues

KIT900x25

Elke verpakking bevat:

- 25 teststrips
- 5 dipperbuizen

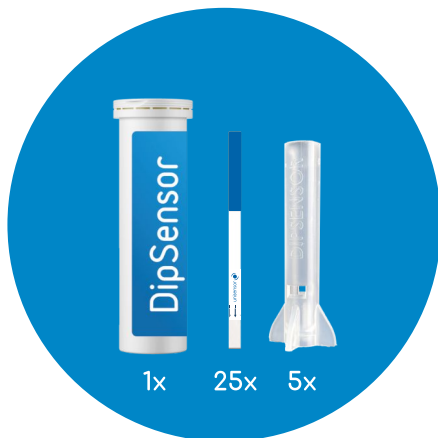

Geen apparatuur nodig!
Kamertemperatuur
10 minuten



Unisensor - Wie We Zijn

Onze Missie

Wij brengen intelligente diagnostische oplossingen van het laboratorium naar het werkterrein.

Doorheen onze geschiedenis hebben we ingespeeld op de behoeften van het werkveld, door het aanleveren van nieuwe technologieën die ongeëvenaard zijn in de markt.

Door innovatie optimaliseren wij niet alleen onze producten binnen ons bedrijf, maar hervormen en herdefiniëren we eveneens onze industrie.

Onze Visie: Peace Of Mind in Food

Consumentenvertrouwen is essentieel voor voedselproducenten. Met onze producten helpen we hen voedsel van superieure kwaliteit te garanderen, dat voldoet aan de verwachtingen van de consument.





Liège Science Park • Rue Louis Plescia, 8 • 4102 Ougrée (Liège) • Belgium
Phone +32 4 252 66 02 • info@unisensor.be • www.unisensor.be



Chaussée de Wavre 1110 - 1160 Bruxelles
Waversesteenweg 1110 - 1160 Brussel
02/660.50.75 - info@intermed.be - www.intermed.be